


1. VAJA

MIKROSKOPIRANJE ČRK

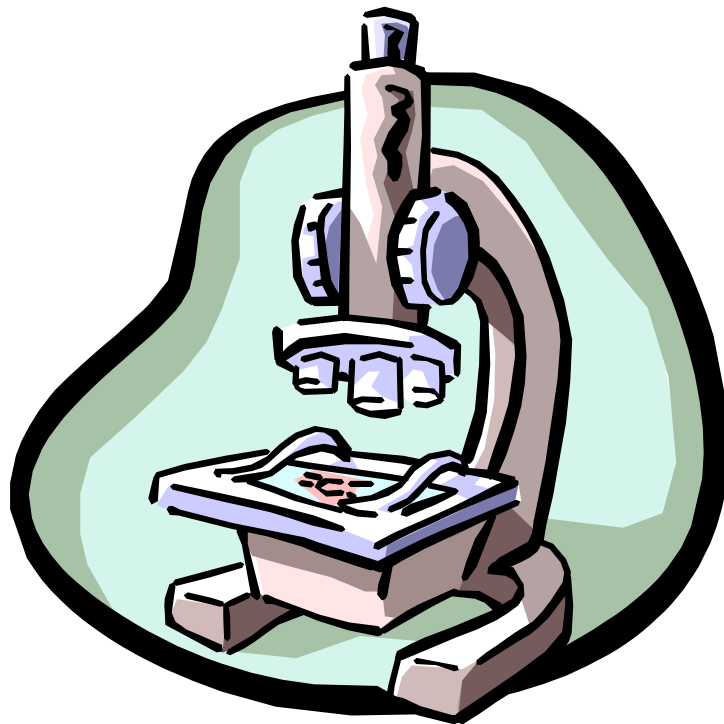

NAMEN VAJE:

- ✿ Spoznati postopek mikroskopiranja
- ✿ Spoznati postopek priprave mokrega preparata
- ✿ Spoznati, kako se vidijo črke pod mikroskopom

POTEK VAJE:

- ✿ Pripravili smo mikroskop
- ✿ Potem smo pripravili objektno in krovno steklo
- ✿ Na objektno steklo smo kanili kapljico vode, vanj dali črko, jo naravnali in potem prekrili z krovnim steklom.
- ✿ Objekt smo pritrdili z pritrdjevalcem objektnega stekla
- ✿ Skozi okular smo pogledali kako se vidi črka. Ta postopek smo ponovili 3-krat in sicer za črke A, H in F.

REZULTAT:

- ✿ A - ; povečava 4x10 40x
- ✿ H - ; povečava 4x10 40x
- ✿ F - ; povečava 4x10 40x

SKLEP:

- ✿ Zrcalna in narobe obrnjena slika.

